

KO 细胞专用培养基 A 使用说明书

■ 产品信息

货号	YM-WA-100		
名称	KO 细胞专用培养基 A		
组分 1	基础培养基	规格	440mL
组分 2	胎牛血清 (FBS)	规格	50mL
组分 3	谷氨酰胺 (L-Glutamine)	规格	5mL
组分 4	青霉素/链霉素 (P/S)	规格	5mL
适用细胞	Hep G2, RKO, Vero, MC38, VERO C1008 (E6), HT22, Hepa 1-6, 266-6, BxPC-3, SK-MES-1,293T, HEK293, H9c2, C2C12, B16-F10, Hela, NIH/3T3, Caov-3, PC-12, A-375, HSC3, IPEC-J2, ACHN, BV2, EA.hy926, SK-BR-3, BEAS-2B 等 KO 细胞的培养。		
质量控制	通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。 通过渗透压、pH 检测。 通过产品性能检测。		

■ 保存条件

- 1) 套装内所有成分均需避光保存。
- 2) 套装内基础培养基需置于 4℃冰箱保存, 保质期为 1 年; 血清需置于-20℃保存, 保质期为 1 年; 其他成分需置于-20℃保存, 保质期为 1 年。
- 3) 配制后的完全培养基, 需放置 4℃保存, 保质期为 1 个月; 若能保证培养条件稳定, 容器密封性能良好, 避免冷热交替, 则保质期可适当延长, 但不得超过 45 天。



- 4) 谷氨酰胺非冷冻状态下会自发分解, 且分解速度与环境温度正相关。若完全培养基存放时间较长, 建议适量补加 L-谷氨酰胺。
- 5) 所有产品请于保质期内使用, 过期的成分可能严重影响培养效果。

■ 使用方法

- 1) 配制前至少 6h, 将套装中的胎牛血清放置于 4℃冰箱内完全融化。配制前至少 30min, 将套装中双抗和 L-谷氨酰胺放置于室温内, 直至完全融化。
- 2) 用 75%医用酒精仔细擦拭所有成分外包装, 在超净台内打开包装。将血清、双抗、L-谷氨酰胺全部加入基础培养基中。
- 3) 取少量基础培养基, 洗涤各瓶、管, 尽可能将所有成分全部加入基础培养基中。拧紧基础培养基瓶盖, 轻柔并充分摇匀。用封口膜密封瓶口, 并标注名称、配制日期等信息。

注: 源井生物 KO 细胞专用培养基 A 也适用于调整文库细胞、基因突变细胞和基因敲入阳性细胞的细胞状态, 可以显著提高细胞活力。

■ 注意事项

- 1) 融化后的血清中可能出现絮状物, 其主要成分为析出的血纤蛋白, 这不会影响产品使用效果。若不是对细胞培养体系的纯净度要求极高, 我们不建议过滤或离心去除絮状物。
- 2) 融化后的 L-谷氨酰胺可能出现白色颗粒状析出物, 或呈乳白色浊液, 这是正常现象。可以短暂 37℃水浴后反复吹打, 重新溶解。
- 3) 若短期内无法用完全部培养基, 我们建议分批配制。请按照套装内各成分比例, 配制所需量。但剩余的成分必须严格按照各自的保存条件妥善保存, 并且不可多次冻融。
- 4) 完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌, 一般情况下我们不建议再次除菌。若配制过程有污染风险, 可将完全培养基过滤除菌。

